



3M Seguridad Alimentaria
Productos para la Toma y Preparación de Muestras

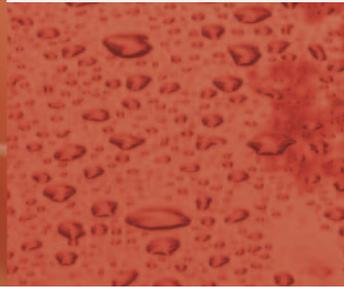

Consistencia y Calidad
maximizadas

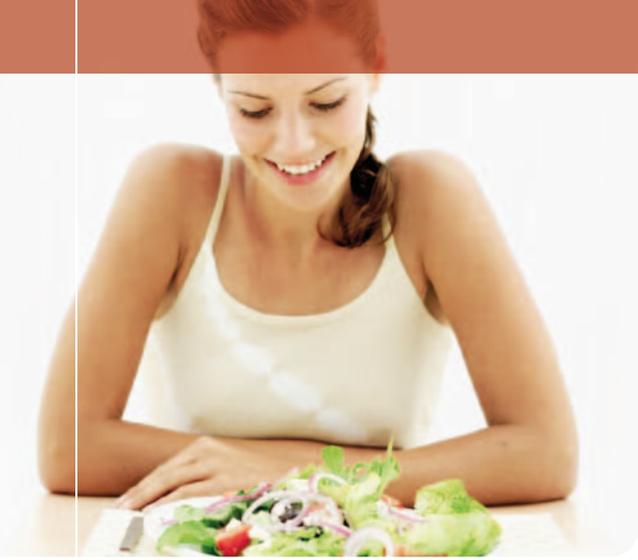



Bolsas para enriquecimientos de 3M™ convenientes y seguras

Características principales


- Listas para usar: incorporan 225 ml de caldo de enriquecimiento (*Salmonella*)
- Precortadas para fácil apertura
- Plástico multilaminado que garantiza una mezcla segura
- Diseño especial que permite la apertura manteniendo la bolsa en pie y evitando derrames
- Estériles por radiación gamma
- Código y lote de producto impreso en cada bolsa

Modo de empleo


1. Disponer la bolsa de enriquecimiento en la balanza
2. Abrir la bolsa tirando de la parte superior
3. Pesar 25 g de muestra directamente en la bolsa
4. Cerrar la bolsa
5. La bolsa está lista para el mezclado

Almacenamiento y vida útil

2 años a temperatura ambiente

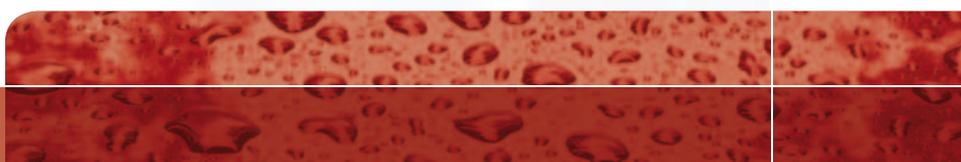

3M™ Flip-Top y 3M™ Mini Flip-Top

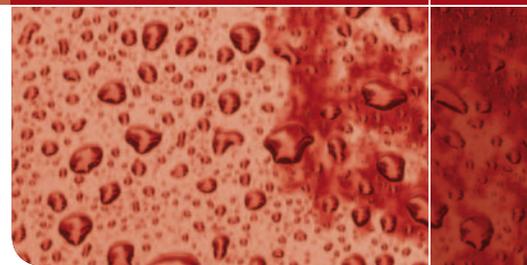

Para enriquecimientos y diluciones

Características principales

Tapa de apertura abatible:

- Tapa de apertura abatible permitiendo el uso a una mano
- Tapa con bisagra que permanece unida al tubo
- La tapa garantiza el sellado sin goteos

Frascos y tubos de plástico:

- Sin riesgo de roturas o astillas de vidrio
- Tamaño pequeño con riesgo bajo de derrames
- No necesitan gradillas o soportes
- Fácil almacenamiento y mantenimiento

Surtido de caldos y diluyentes:

- Listos para usar, lote impreso en cada unidad
- Triptona, peptona, agua de peptona tamponada, tampón fosfato
- Los Flip-Top están disponibles en 90 y 99 ml y los Mini Flip-Top en 9 ml.
- Estériles por radiación gamma

Modo de empleo

- Abrir la tapa, añadir la muestra a diluir y cerrar la tapa. Agitar. La muestra diluida está lista para su análisis

Abrir la tapa



Añadir la muestra



Cerrar y agitar



Productos 3M™ para muestras




Control ambiental

Diseñadas en concreto para muestreos microbiológicos de superficies, estas innovadoras esponjas ofrecen una extraordinaria calidad y resultan muy prácticas de usar. También, la gama de hisopos ha sido cuidadosamente desarrollada para aplicaciones de control ambiental mostrando un diseño robusto y una excepcional facilidad de uso.


Características principales

- Permite la toma de muestra de manera aséptica sin tocar la esponja
- Permite acceder a techos, sumideros, equipo y utensilios de todo tipo
- Opción de esponjas secas o prehidratadas con 10 ml de diluyente
- La esponja se separa fácilmente del asa
- Asa de color azul claramente visible en producción
- Tope en el asa que evita contacto accidental de la mano con la esponja
- Esponja celulósica exenta de biocidas para mejor recuperación de microorganismos
- Disponible con o sin guante estéril
- Bolsa estanca a prueba de fugas y zona impresa blanca para escritura
- Esterilizadas con radiación gamma
- Vida útil de 1 año


Abrir bolsa

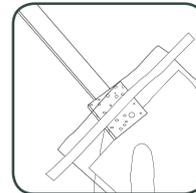


Tomar muestra

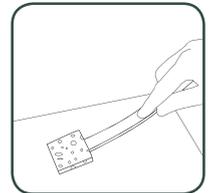


Retornar a la bolsa

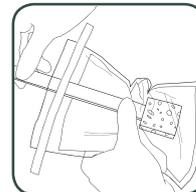

Cerrar bolsa - ¡Listo!

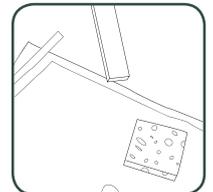

3M Seguridad Alimentaria

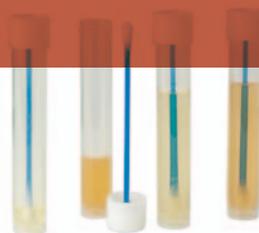

Referencias de Productos para Preparación de Muestras

| Referencia antigua | Nueva denominación 3M | Referencia (3M ID) |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
|--------------------|-----------------------|--------------------|

Muestreo de Canales

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Megareg 25 APT | Kit para Canales 3M, 25ml Agua Peptona Tamponada, 100 por caja | USDA25BPW (70200753468) |
| Megareg 25 Tampón Butterfield | Kit para Canales 3M, 25ml Tampón Butterfield, 100 por caja | USDA25BFD (70200753336) |
| Megareg Kit APT | Kit Bovino/Porcino 3M, 25ml Agua Peptona Tamponada, 15 por caja | USDAKIT025BPW (70200755562) |
| Megareg Kit Tampón Butterfield | Kit Bovino/Porcino 3M, 25ml Tampón Butterfield, 15 por caja | USDAKIT025 (70200753302) |
| Megareg Plantilla 100 cm ² | Plantilla Canales 3M, 100cm ² , plástica, estéril, 100 por caja | USDA100 (70200750977) |
| Megareg Plantilla 50 cm ² | Plantilla Canales Avicola 3M, 50cm ² , plástica, estéril, 100 por caja | USDA050 (70200753419) |

Esponjas

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| EnviroSponge | Esponja seca en bolsa, 3M Dry-Sponge, 100 por caja | BP133ES (70200750738) |
| EnviroSponge con guantes | Esponja seca en bolsa, 1 guante, 3M Dry-Sponge, 100 por caja | BP237SPG (70200750746) |
| Extend-a-sicle extendedor | Extendedor 3M, 1 unidad | XSL008 (70200753864) |
| HydraSponge | Esponja húmeda en bolsa, 10ml Tampón Neutralizante, 3M Hydra-Sponge, 100 por caja | HS119510NB (70200753401) |
| HydraSponge Caldo Lethen | Esponja húmeda en bolsa, 10ml Caldo Lethen, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10LET (70200753286) |
| HydraSponge Caldo Lethen, 2 guantes | Esponja húmeda en bolsa, 10ml Caldo Lethen, 2 guantes, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10LET2G (70200753278) |
| HydraSponge Tampón Neutralizante | Esponja húmeda en bolsa, 10ml Tampón Neutralizante, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10NB (70200750837) |
| HydraSponge Tampón Neutr., 2 guantes | Esponja húmeda en bolsa, 10ml Tampón Neutralizante, 2 guantes, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10NB2G (70200750845) |
| HydraSponge APT | Esponja húmeda, 10ml Agua Peptona Tamponada, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10BPW (70200753252) |
| HydraSponge APT, 2 guantes | Esponja húmeda, 10ml Agua Peptona Tamponada, 2 guantes, 3M Hydra-Sponge, 5 bolsas de 20, 100 por caja | HS10BPW2G (70200753260) |
| SpongeSicle | Esponja seca con asa en bolsa, 3M Sponge-Stick, 100 por caja | SSL100 (70200750944) |
| SpongeSicle APT | Esponja húmeda con asa en bolsa, 10ml Agua Peptona Tamponada, 3M Sponge-Stick, 5 bolsas de 20, 100 por caja | SSL10BPW (70200753716) |
| SpongeSicle Tampón Neutralizante | Esponja húmeda con asa, 10ml Tampón Neutralizante, 3M Sponge-Stick, 5 bolsas de 20, 100 por caja | SSL10NB (70200750951) |
| SpongeSicle Tampón Neutr., 2 guantes | Esponja húmeda con asa, 10ml Tampón Neutralizante, 2 guantes, 3M Sponge-Stick, 5 bolsas de 20, 100 por caja | SSL10NB2G (70200750969) |

Hisopos

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Rediswab | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 10ml Caldo Neutralizante, 100 por caja | RS96010DE (70200753625) |
| Rediswab, 10ml APT | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 10ml APT, 100 por caja | RS96010BPW (70200750878) |
| Rediswab, 1ml Caldo Lethen | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 1ml Caldo Lethen, 100 por caja | RS9601LET (70200750902) |
| Rediswab, 4ml Caldo Lethen | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 4ml Caldo Lethen, 100 por caja | RS9604LET (70200750910) |
| Rediswab, 5ml Caldo Lethen | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 5ml Caldo Lethen, 100 por caja | RS9605LET (70200750936) |
| Rediswab, 10ml Caldo Lethen | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 10ml Caldo Lethen, 100 por caja | RS96010LET (70200750886) |
| Rediswab, 4ml Tampón Neutralizante | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 4ml Tampón Neutr., 100 por caja | RS9604NB (70200750928) |
| Rediswab, 10ml Tampón Neutralizante | Hisopo prehumedecido, 3M Swab-Sampler, 10ml Tampón Neutr., 100 por caja | RS96010NB (70200750894) |
| Tecra Enviroswab 25 | Hisopo prehumedecido, 3M Enviro Swab, 25 por caja | ENVS WB25 (AH019238452) |
| Tecra Enviroswab 500 | Hisopo prehumedecido, 3M Enviro Swab, 500 por caja | ENVS WB500 (AH019241639) |
| Tecra Enviroswab 25, seco | Hisopo seco, 3M Enviro Swab, 25 por caja | ENVS WB25D (AH019238460) |



3M Seguridad Alimentaria

Referencias de Productos para Preparación de Muestras

| Referencia antigua | Nueva denominación 3M | Referencia (3M ID) |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
|--------------------|-----------------------|--------------------|

Frascos para diluciones

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| FipTop, 90ml Tampón Butterfield | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 90ml Tampón Butterfield, 66 por caja | FTBFD90 (70200750795) |
| FipTop, 99ml Tampón Butterfield | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 99ml Tampón Butterfield, 66 por caja | FTBFD99 (70200750803) |
| FipTop, 90ml Agua Peptona | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 90ml Agua Peptona, 66 por caja | FTPW9066 (70200753492) |
| FipTop, 99ml Agua Peptona | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 99ml Agua Peptona, 66 por caja | FTPW99 (70200750829) |
| FlipTop, 99ml Tampón Fosfato | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 99ml Tampón Fosfato, 66 por caja | FTPHB99 (70200750811) |
| FlipTop, 90ml APT | Frascos fácil apertura, 3M Flip-Top, 90ml Agua Peptona Tamp., 66 por caja | FTBPW9066 (70200753971) |
| Mini FlipTop, 9ml Tampón Butterfield | Frascos fácil apertura, 3M Mini Flip-Top, 9ml Tampón Butterfield, 100 por caja | BPPFV9BFD (70200750753) |
| Mini FlipTop, 9ml APT | Frascos fácil apertura, 3M Mini Flip-Top, 9ml Agua Peptona Tamp., 100 por caja | BPPFV9BPW (70200753773) |
| Mini FlipTop, 9ml MRD | Frascos fácil apertura, 3M Mini Flip-Top, 9ml Diluyente Máxima Recup., 100 por caja | BPPFV9MRD (70200753930) |

Enriquecimientos preparados

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| QuickEnrich, 225ml APT | Bolsa para enriquecimientos 3M, 225ml Agua Peptona Tamponada, 32 por caja | QEBPW225 (70200753328) |
| QuickEnrich, 225ml APT Modificada | Bolsa para enriquecimientos 3M, 225ml Agua Pep. Tamp. Modificada, 32 por caja | QEMBPW225 (70200753310) |
| RediBroth, 90ml Caldo Lethen | Frascos Caldo Lethen 3M, 90ml, 36 por caja | RBLET09036 (70200753807) |
| RediBroth, 90ml Caldo Triptona Soja | Frascos Caldo Triptona Soja 3M, 90ml, 36 por caja | RBTSB09036 (70200753765) |
| RediTube, 10ml Tampón Neutralizante | Frascos fácil apertura, 3M Mini Flip-Top, 10ml Tampón Neutralizante, 100 por caja | BPPFV10NB (70200753666) |
| RediTube, 10ml APT | Frascos fácil apertura, 3M Mini Flip-Top, 10ml Agua Pep. Tamp., 100 por caja | BPPFV10BPW (70200753575) |