

FICHA TÉCNICA

Artículo: Cubeta de recogida

Código de pedido: 1.9808.16

Código de pedido: 1.9810.22 sin reticulado para TriquiVisor XY HD con reticulado en el portacubetas.

Unidad de compra: 1



Descripción: Cubeta de recogida del digerido

Material: metacrilato transparente

Medidas globales: 230 x 46 x 19 mm

Medidas útiles: 180 x 40 x 11 mm

Reticulado: 18 campos (9+9) 20x20 mm

Uso: en aplicación para la extracción de triquinas por el método de muestras colectivas con agitador magnético.

Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de Agosto 2015, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 de la Comisión del 10 de Agosto del 2015.

CONSIDERACIONES – RECOMENDACIONES

1. Las cubetas se someten a un test de estanqueidad en fábrica antes de proceder a un embalado especial dada su fragilidad.
2. Recomendamos seguir las siguientes directrices en cuanto a su uso, limpieza y secado.
 - a- Si lo desean comprueben la hermeticidad de la cubeta con agua destilada al recibirlas, antes de usarlas.
 - b- Trate la cubeta con la precaución requerida con un objeto frágil. Cualquier golpe puede afectar su estanqueidad.
 - c- La limpieza de la cubeta debe realizarse manualmente a temperatura ambiente. No debe usarse ninguna clase de máquina lavadora. La temperatura dilata las piezas componentes de la cubeta provocando que se despeguen causando fugas de líquido.
 - d- No forzar el secado de las cubetas con aire caliente. Dejar secar al aire libre. En todo caso iniciar el secado empleando papel absorbente suavemente.

GARANTIA

Dada la fragilidad de las cubetas y las consideraciones en cuanto a su uso no serán aceptadas reclamaciones que indiquen falta de estanqueidad una vez usadas.