



PLAN DE URGENCIAS OCULAR

plum
www.plum.eu

TIPO DE LESIONES	SOLUCIÓN DE LAVADO RECOMENDADA	SEGUIR ENJUAGANDO HASTA SER ATENDIDO POR UN MEDICO	TIPO DE LAVADO ACONSEJADO
Cuerpos extraños P.ej. partículas de polvo, suciedad o virutas metálicas y de madera, etc.	Solución ocular PLUM	Solución ocular PLUM	Enjuagar el tiempo necesario hasta extraer el cuerpo extraño.
Lesiones con ácidos.	pH Neutral	Solución ocular PLUM	Enjuagar primero con pH Neutral durante 2 minutos y continuar con la solución lavaojos hasta ser atendido por un médico.
Lesiones con alcalinos	pH Neutral	Solución ocular PLUM	Enjuagar primero con pH Neutral durante 2 minutos y continuar con la solución lavaojos hasta ser atendido por un médico.
Otra lesiones (p. ej. Disolventes y aceites)	Solución ocular PLUM	Solución ocular PLUM	Enjuagar el tiempo necesario hasta que desaparezcan las molestias. Seguir enjuagando el ojo hasta ser atendido por un médico.
Lesiones en la piel causadas por ácidos, alcalinos o sustancias químicas.	pH Neutral	Solución ocular PLUM	Enjuagar la piel con pH Neutral durante 2 minutos o hasta que quede vaciada la botella. Seguir enjuagando con solución de lavado hasta ser atendido por un médico.



Solución ocular PLUM
pH Neutral




1. Retirar la botella de la estación.



2. Girar la tapa en sentido de la flecha hasta romper el precinto.



3. Inclinar la cabeza hacia atrás y presionar la botella.

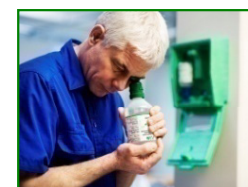

4. Inclinar la cabeza hacia delante si no quiere que se moje la ropa.

Importante!

El líquido lavaojos debe penetrar en el ojo con un flujo suave y uniforme. Presione la botella ligeramente, sin ejercer demasiada presión. Consulte con su médico en caso de cualquier lesión o contaminación ocular. El lavado ocular debe seguir realizándose durante el trayecto al médico.