

# Utilización de los TermoBotones con Thermotrack Mobile en su Smartphone Android y Thermotrack PC

## I. Compatibilidad del Smartphone

Su teléfono tiene que disponer de un puerto Micro USB y de la función USB HOST

Si usted ya tiene un teléfono Android, tiene que ir a Google Play y buscar la aplicación « Thermotrack Mobile Edition » o [hacer clic directamente en este vinculo](#)

Si el botón « Instalar » está activo, significa que su teléfono es compatible



Si no tiene un teléfono aún, puede elegir cualquier teléfono equipado de la función USB HOST. Aconsejamos el Motorola Moto 4G o el Sony ExpoeriaM2 que cuestan más o menos 180 €.

## II. Instalación de la aplicación

Descargar gratuitamente la aplicación [desde este vinculo](#) y seguir las instrucciones

## III. Parametrización de la aplicación

- Ir a la sección Parametros
- Seleccionar « Mobile ID »
- Entrar el Mobile ID que está indicado en la hoja de código de acceso y validar
- Seleccionar la Destinación y elegir « Thermotrack PC »

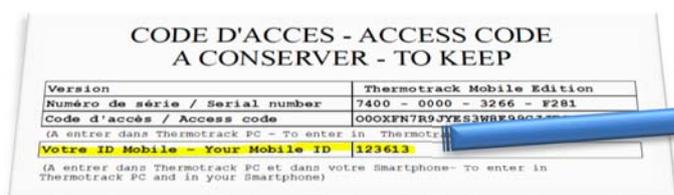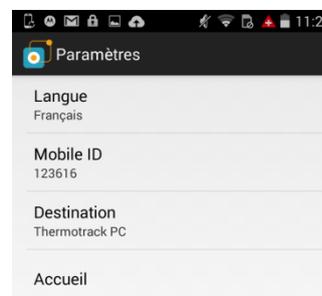

## IV. Lectura de los Thermo Botones

Enchufar el Termobotón en el teléfono. La aplicación Thermotrack Mobile comienza en seguida.



### A. Control de las alarmas

Enchufar el lector en un TermoBotón y pulsar en el icono « Alarma ». El icono aparece en

- **Verde** si los niveles mini y maxi no han sido alcanzado
- **Naranja** si los niveles han sido superados, en un tiempo aceptable (Temporización programada en el Botón)
- **Rojo** si los límites y la temporización han sido superados

### B. Lectura y transferencia

Los datos pueden ser almacenados a bordo de su Smartphone y transferidos a la aplicación que elija. Así puede verificarlos, imprimirlos y archivarlos en Thermotrack PC. No es obligatorio tener una suscripción 3G. Los datos pueden ser enviados por Wi-Fi en su oficina.

### C. Reinicialización de la misión

Si quiere borrar los datos y arrancar un nuevo registro, utilizar el icono « Relaunch ».


## V. Recuperación de los datos en Thermotrack PC

Su PC tiene que tener acceso a Internet.

Si utiliza un proxy para su acceso a Internet, tiene que entrar los identificadores a partir del menú Personalización.

Arrancar Thermotrack PC y pulsar en el icono « Sinc. » y elegir en la lista « Thermotrack Mobile Edition »

El mensaje siguiente indica el número de registros disponibles.

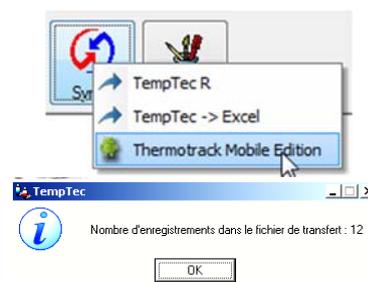

El primer registro aparece.

Luego puede seguir el mismo procedimiento que cuando lee sus Termobotones.

Puede archivar sus datos, exportarlos y/o imprimirlos.

Cuando cierre la ventana, el registro siguiente aparece..etc, hasta el último registro.

**Atención!** Si quiere guardar los datos en su PC, tiene que archivar cada registro antes de pasar al siguiente.

El archivado puede ser automatico si preselecciona la opción « Archivado automatico » disponible en el menu « Personalización » de Thermotrack PC.